

LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA)

Käsine :

PVA® 15-554

	Kemiallinen aine	Breakthrough Time	Protection Index	CAS Number	Viral. kappale	EN-normit
	Akryyliniiriili	> 480	6	107-13-1	Force Technology	374-3:2003
	Asetoni	73	3	67-64-1	Centexbel	374-3:2003
	Asetoniniiriili	94	3	75-05-8	Centexbel	374-3:2003
	Butyyliasetaatti	> 480	6	123-86-4	Centexbel	374-3:2003
	Dietyyliamiini	9	0	109-89-7	Centexbel	374-3:2003
	Dimetyyliformamidi	13	1	68-12-2	Centexbel	374-3:2003
	Etyyliasettaatti	> 480	6	141-78-6	Centexbel	374-3:2003
	Glutaraldehydi, 50%	< 10	0	111-30-8	Force Technology	374-3:2003
	Heksaani	> 480	6	110-54-3	Centexbel	374-3:2003
	Heptaani	> 480	6	142-82-5	Centexbel	374-3:2003
	Hiilidisulfidi	> 480	6	75-15-0	Centexbel	374-3:2003
	Isoforoni	> 480	6	78-59-1	Centexbel	374-3:2003
	Isopropanoli	72	3	67-63-0	Centexbel	374-3:2003
	Ksyleeni	> 480	6	1330-20-7	Centexbel	374-3:2003
	Metyleenikloridi	> 480	6	75-09-2	Centexbel	374-3:2003
	Metyylialkoholi	5	0	67-56-1	Centexbel	374-3:2003
	Metyylietyyliketoni	41	2	78-93-3	Centexbel	374-3:2003
	Natriumhydroksidi, 50%	< 5	0	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
	Nitrobentseeni	> 480	6	98-95-3	Centexbel	374-3:2003

LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Ei suositeltu	Roiskesuojaus		Keskitason suojaus		Korkea suojaus	

Yllä olevan taulukon tiedot perustuvat tuloksiin laboratoriotesteissä, jotka on suoritettu käsineen kämmenalueella, tai ne perustuvat laboratoriotestien tuloksista tehtyihin päätelmiin. Testit suoritettiin käyttämällä vakiotestausmetodeja, jotka eivät ehkä riittävästi vastaa loppukäytön erityisiä olosuhteita. Koska Ansellilla ei ole yksityiskohtaisia tietoja loppukäytön olosuhteista tai mahdollisuutta tarkkailla niitä, kaikkia tietoja täytyy pitää vain neuvoa-antavina, ja Ansell kieltäytyy kaikesta vastuusta.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu



LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA)

Käsine :

PVA® 15-554

	Kemiallinen aine	Breakthrough Time	Protection Index	CAS Number	Viral. kappale	EN-normit
	Peretikkahappo, 39%	1	0	79-21-0	Force Technology	374-3:2003
	Pyridiini	8	0	110-86-1	Centexbel	374-3:2003
	Rikkihappo, 96%	< 5	0	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Styreeni	> 480	6	100-42-5	Centexbel	374-3:2003
	Tetrahydrofuraani	52	2	109-99-9	Centexbel	374-3:2003
	Tetravetytiofeeni	> 480	6	110-01-0	Centexbel	374-3:2003
	Tolueeni	> 480	6	108-88-3	Centexbel	374-3:2003
	Trietyyliamiini	> 480	6	121-44-8	Centexbel	374-3:2003

LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Ei suositeltu	Roiskesuojaus		Keskitason suojaus		Korkea suojaus	

Yllä olevan taulukon tiedot perustuvat tuloksiin laboratoriotesteissä, jotka on suoritettu käsineen kämmenalueella, tai ne perustuvat laboratoriotestien tuloksista tehtyihin päätelmiin. Testit suoritettiin käyttämällä vakiotestausmetodeja, jotka eivät ehkä riittävästi vastaa loppukäytön erityisiä olosuhteita. Koska Ansellilla ei ole yksityiskohtaisia tietoja loppukäytön olosuhteista tai mahdollisuutta tarkkailla niitä, kaikkia tietoja täytyy pitää vain neuvoa-antavina, ja Ansell kieltäytyy kaikesta vastuusta.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

